

دستورالعمل میزنیرو


این مجموعه دارای اجزای زیر می باشد:

- ۱- سه پایه
- ۲- میز
- ۳- قرقره
- ۴- حلقه نیرو
- ۵- پایه وزنه
- ۶- کفه وزنه


۱- **سه پایه:** از پایه های قابل تنظیم تشکیل شده است که قابلیت تراز کردن دستگاه را فراهم می آورد و میله متصل به میز در مرکز آن قرار می گیرد.



۲- **میز:** یک صفحه دایره ای مدرج است که روی آن یک شاخص برای تنظیم قراردادارد و درون حلقه نیرو قرار می گیرد. در سطح زیرین میز یک میله قراردادارد که روی سه پایه سوار می شود.

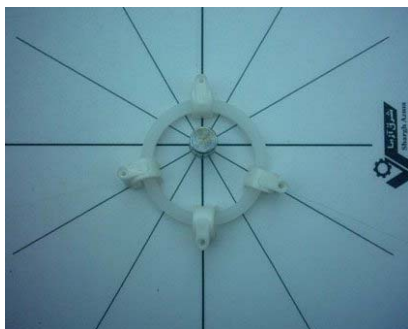

۳- قرقره: از یک پایه تشکیل شده است که روی میز قرار می گیرد و بر راحتی جابجا می شود. این قرقره ها بوسیله پیچ تثبیت روی میز محکم می شوند. روی پایه ها یک شاخص برای اندازه گیری زاویه طراحی شده است. محور قرقره از یک سطح صیقلی میکروسکوپی طراحی شده که دقت آزمایش را بالا می برد.

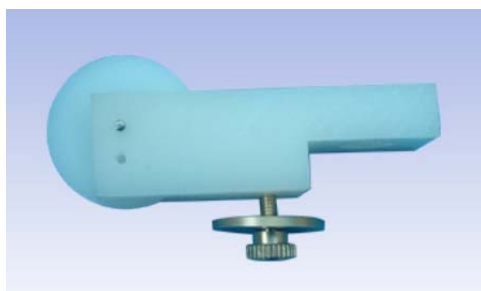

۴- حلقه نیرو: حلقه ای است سبک که قلاب های کفه وزنه به آن متصل می شود.
۵- پایه وزنه: وسیله ای متشکل از وزنه های 50gr، 4 عدد 20gr، 3 عدد 10gr، 2 عدد 5gr، 2 عدد



۶- کفه وزنه: ۴ عدد به جرم 4 gr که نخ قلاب دار به آن متصل می شود.

